


This is your battery safety information.

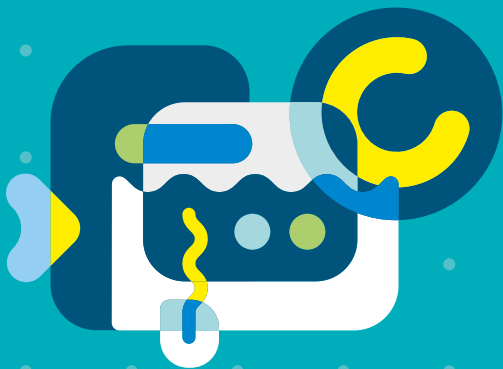

Passionate for science.





Safety instructions	3–7
Sicherheitsbestimmungen	9–13
Règles de sécurité	15–19
Norme di sicurezza	21–25
Normas de seguridad	27–31
Normas de segurança	33–37
1 Battery and accumulator safety	4
2 Markings	5
3 Batteries	5
4 Accumulators	6

1. Battery and accumulator safety

When used correctly, batteries and accumulators are a safe and reliable source of energy. However, improper use may result in spills, vapors or, in extreme cases, explosions and/or fires. Therefore, observe the warnings in this document.

The warnings apply to:

- › ErgoOne® E
- › ErgoOne® Fast
- › GuardOne®

Starlab reacts to Regulation (EU) 2023/1542 (Battery Regulation) and thus helps to ensure the safe use of the batteries and rechargeable batteries by users. The user uses the batteries and rechargeable batteries at his laboratory workstation. The batteries and rechargeable batteries are replaced or charged there and the following warnings apply in this context.

According to the regulation, this document is valid until 02/18/2027.

2. Markings

	With this mark, we confirm that the product complies with the requirements set out in the EC Directives and has been subjected to the specified testing procedures.
	The device or the battery should be disposed of properly.
	This electrical instrument may not be disposed of in household waste.

3. Batteries

Handling

- › Do not insert batteries incorrectly. Observe the polarity marking on the battery and the device.
- › Do not short-circuit batteries.
- › Do not use batteries of different types or manufacturers together.
- › Keep batteries away from fire, heat and direct sunlight.
- › Do not disassemble or damage the batteries.
- › Do not modify the batteries.
- › Remove empty batteries from the laboratory equipment immediately and discard them.

Storage

- › Store unused batteries in their original packaging. If you store unpackaged batteries together, a short circuit and heat build-up may occur.
- › Store and store batteries in their original packaging in a well-ventilated, dry and cool place.
- › Protect batteries from direct sunlight and moisture.
- › Batteries are normally stored at temperatures between -20 °C and + 40 °C and relative humidity of 5% to 95%.

4. Accumulators

Handling

- › To ensure that the battery is used correctly, read the specifications carefully.
- › Keep the battery away from fire, heat and direct sunlight.
- › Do not connect the battery to a charger or device with reversed positive and negative terminals.
- › Do not short-circuit the battery.
- › Do not expose the battery to physical shock or vibration.
- › Do not disassemble the battery.
- › Do not change the battery.
- › Charge the battery in a suitable charger.
- › Do not use modified, damaged or battery-unsuitable chargers.
- › Do not discharge the battery if the ambient temperature is outside the temperature limits specified in the instructions for use.
- › Protect the battery from moisture or moisture.

- › Never use the battery if it is damaged. This could be, for example: Decreased performance, damaged and deformed „inflated“ housings, fluid spilled, and battery management system error messages for lithium-ion batteries on the device.
- › Dispose of the battery in accordance with local regulations.

Storage of NiMH batteries

- › Store NiMH batteries at temperatures between +10°C and +40 °C.

Storage of lithium-ion batteries

- › The lithium-ion battery should be stored in a cool, dry and well-ventilated place. Protect the battery from fire, heat and direct sunlight.
- › Store lithium-ion batteries at temperatures between -0°C and +35 °C.



Safety instructions	3–7
Sicherheitsbestimmungen	9–13
Règles de sécurité	15–19
Norme di sicurezza	21–25
Normas de seguridad	27–31
Normas de segurança	33–37

1	Batterie- und Akku-Sicherheit	10
2	Kennzeichnungen	11
3	Batterien	11
4	Akkus	12

1. Batterie- und Akku-Sicherheit

Bei richtiger Verwendung sind Akkus und Batterien eine sichere sowie zuverlässige Energiequelle. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann es jedoch zu Auslaufen, Ausdünstungen oder in extremen Fällen zu Explosionen und/oder Bränden kommen. Beachten Sie daher die in diesem Dokument genannten Warnhinweise.

Die Warnhinweise gelten für:

- › ErgoOne® E
- › ErgoOne® Fast
- › GuardOne®

Starlab reagiert damit auf die Verordnung (EU) 2023/1542 (Batterie- Verordnung) und hilft damit, die sichere Verwendung der Batterien und Akkus durch Anwender sicherzustellen. Der Anwender verwendet die Batterien und Akkus an seinem Arbeitsplatz im Labor. Dort werden die Batterien und Akkus getauscht bzw. aufgeladen und in diesem Zusammenhang gelten die folgenden Warnhinweise.

Gemäß der Verordnung ist dieses Dokument gültig bis zum 18.02.2027.

2. Kennzeichnungen

	Mit diesem Zeichen bestätigen wir, dass das Produkt den in den EG-Richtlinien festgelegten Anforderungen entspricht und den festgelegten Prüfverfahren unterzogen wurde.
	Das Gerät oder der Akku soll fachgerecht entsorgt werden.
	Das elektrische Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

3. Batterien

Handhabung

- › Legen Sie Batterien nicht falsch ein. Beachten Sie die Polaritätskennzeichnung auf Batterie und Gerät.
- › Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- › Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Typen oder Hersteller zusammen.
- › Halten Sie Batterien von Feuer, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- › Zerlegen oder beschädigen Sie die Batterien nicht.
- › Verändern Sie die Batterien nicht.
- › Entnehmen Sie leere Batterien sofort aus dem Laborgerät und entsorgen Sie diese.

Lagerung

- › Lagern Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung. Wenn Sie unverpackte Batterien zusammen lagern, kann es zu einem Kurzschluss und Hitzestau kommen.
- › Lagern und verwahren Sie Batterien in ihrer Originalverpackung an einem gut belüfteten, trockenen und kühlen Ort.
- › Schützen Sie Batterien vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Feuchtigkeit.
- › Die normale Lagerung von Batterien erfolgt bei Temperaturen zwischen -20 °C bis + 40 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 %.

4. Akkus

Handhabung

- › Um sicherzustellen, dass der Akku richtig verwendet wird, lesen Sie die technischen Daten sorgfältig durch.
- › Halten Sie den Akku von Feuer, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- › Schließen Sie den Akku nicht an ein Ladegerät oder ein Gerät mit verkehrten Plus- und Minuspolen an.
- › Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- › Setzen Sie den Akku keinen physischen Stößen oder Vibrationen aus.
- › Nehmen Sie den Akku nicht auseinander.
- › Verändern Sie den Akku nicht.
- › Laden Sie den Akku in einem geeigneten Ladegerät.
- › Verwenden Sie keine modifizierten, beschädigten oder für den Akku ungeeignete Ladegeräte.

- › Entladen Sie den Akku nicht, wenn die Umgebungstemperatur außerhalb der in den Gebrauchsanleitungen genannten Temperaturgrenzen liegt.
- › Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit oder Nässe.
- › Verwenden Sie den Akku keinesfalls, wenn dieser Beschädigungen aufweist. Dies kann z. B. sein: Abnehmende Leistungsfähigkeit, beschädigte und deformierte „aufgeblähte“ Gehäuse, ausgelaufene Flüssigkeit und Fehlermeldungen des Akkumagementsystems bei Lithium-Ionen-Akkus am Gerät.
- › Entsorgen Sie den Akku entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Lagerung von NiMH Akkus

- › Lagern Sie NiMH-Akkus bei Temperaturen zwischen +10°C und +40 °C.

Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus

- › Der Lithium-Ionen-Akku sollte an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden. Schützen Sie den Akku von Feuer, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- › Lagern Sie Lithium-Ionen-Akkus bei Temperaturen zwischen 0 °C und +35 °C.



Safety instructions	3–7
Sicherheitsbestimmungen	9–13
Règles de sécurité	15–19
Norme di sicurezza	21–25
Normas de seguridad	27–31
Normas de segurança	33–37

1	Batterie et sécurité de la batterie	16
2	Marquages	17
3	Piles	17
4	Batteries	18

1. Batterie et sécurité de la batterie

Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les piles et les batteries constituent une source d'énergie sûre et fiable. Cependant, une utilisation inappropriée peut entraîner des déversements, des vapeurs ou, dans des cas extrêmes, des explosions et/ou des incendies. Par conséquent, respectez les avertissements de ce document.

Les avertissements s'appliquent à :

- › ErgoOne® E
- › ErgoOne® Fast
- › GuardOne®

Starlab réagit au règlement (UE) 2023/1542 (Règlement sur les piles) et contribue ainsi à garantir l'utilisation sûre des piles et des piles rechargeables par les utilisateurs. L'utilisateur utilise les batteries et les batteries rechargeables sur son poste de travail de laboratoire. Les batteries et les batteries rechargeables y sont remplacées ou chargées et les avertissements suivants s'appliquent dans ce contexte.

Selon le règlement, ce document est valable jusqu'au 18/02/2027.

2. Marquages

	Avec ce symbole, nous confirmons que le produit est conforme aux exigences spécifiées dans les directives CE et a été soumis aux procédures de test spécifiées.
	L'appareil ou l'accu doit être évacué dans les règles de l'art
	L'appareil électrique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

3. Piles

Utilisation

- › N'insérez pas les piles de manière incorrecte. Observez le marquage de polarité sur la batterie et l'appareil.
- › Ne court-circuitiez pas les piles.
- › N'utilisez pas de piles de types ou de fabricants différents ensemble.
- › Gardez les piles à l'abri du feu, de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- › Ne démontez pas et n'endommagez pas les batteries.
- › Ne modifiez pas les piles.
- › Retirez immédiatement les piles vides de l'équipement de laboratoire et jetez-les.

Stockage

- › Conservez les piles inutilisées dans leur emballage d'origine. Si vous stockez des batteries non emballées ensemble, un court-circuit et une accumulation de chaleur peuvent se produire.
- › Stockez et stockez les batteries dans leur emballage d'origine dans un endroit bien ventilé, sec et frais.
- › Protégez les piles de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- › Les batteries sont normalement stockées à des températures comprises entre -20 °C et + 40 °C et une humidité relative de 5% à 95%.

4. Batteries

Utilisation

- › Pour vous assurer que la batterie est utilisée correctement, lisez attentivement les spécifications.
- › Gardez la batterie à l'abri du feu, de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- › Ne connectez pas la batterie à un chargeur ou à un appareil dont les bornes positive et négative sont inversées.
- › Ne court-circuitiez pas la batterie.
- › N'exposez pas la batterie à des chocs physiques ou à des vibrations.
- › Ne démontez pas la batterie.
- › Ne changez pas la batterie.
- › Chargez la batterie dans un chargeur adapté.
- › N'utilisez pas de chargeurs modifiés, endommagés ou inadaptés à la batterie.

- › Ne déchargez pas la batterie si la température ambiante est en dehors des limites de température spécifiées dans les instructions d'utilisation.
- › Protégez la batterie de l'humidité ou de l'humidité.
- › N'utilisez jamais la batterie si elle est endommagée. Il peut s'agir, par exemple : Performances réduites, boîtiers endommagés et déformés « gonflés », déversés de liquide et messages d'erreur du système de gestion de batterie pour les batteries lithium-ion de l'appareil.
- › Mettez la batterie au rebut conformément aux réglementations locales.

Stockage des batteries NiMH

- › Stockez les batteries NiMH à des températures comprises entre +10°C et +40 °C.

Stockage de batteries lithium-ion

- › La batterie lithium-ion doit être stockée dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protégez la batterie du feu, de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- › Stockez les batteries lithium-ion à des températures comprises entre -0°C et +35 °C.



Safety instructions	3–7
Sicherheitsbestimmungen	9–13
Règles de sécurité	15–19
Norme di sicurezza	21–25
Normas de seguridad	27–31
Normas de segurança	33–37

1	Batteria e sicurezza della batteria	22
2	Marquages	23
3	Piles	23
4	Batteries	24

1. Batteria e sicurezza della batteria

Se utilizzate correttamente, le batterie e le batterie sono una fonte di energia sicura e affidabile. Tuttavia, un uso improprio può causare fuoriuscite, vapori o, in casi estremi, esplosioni e/o incendi. Pertanto, osservare le avvertenze riportate nel presente documento.

Le avvertenze si applicano a:

- › ErgoOne® E
- › ErgoOne® Fast
- › GuardOne®

Starlab reagisce al regolamento (UE) 2023/1542 (regolamento sulle batterie) e contribuisce quindi a garantire l'uso sicuro delle batterie e delle batterie ricaricabili da parte degli utenti. L'utente utilizza le batterie e le batterie ricaricabili presso la postazione di lavoro del laboratorio. Le batterie e le batterie ricaricabili vengono sostituite o caricate in questo punto e in questo contesto si applicano le seguenti avvertenze. Secondo il regolamento, il presente documento è valido fino al 18 febbraio 2027.

2. Contrassegni

	Con questa sigla confermiamo che il prodotto soddisfa i requisiti definiti nelle direttive CE e che è stato sottoposto alle procedure di prova stabilite.
	Lo strumento o la batteria devono essere smaltiti in modo appropriato.
	L'apparecchio elettrico non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

3. Batterie

Utilizzo

- › Non inserire le batterie in modo errato. Osservare il contrassegno dipolarità sulla batteria e sul dispositivo.
- › Non cortocircuitare le batterie.
- › Non utilizzare insieme batterie di tipi o produttori diversi.
- › Tenere le batterie lontane da fuoco, calore e luce solare diretta.
- › Non smontare o danneggiare le batterie.
- › Non modificare le batterie.
- › Rimuovere immediatamente le batterie scariche dall'apparecchiatura di laboratorio e gettarle.

Conservazione

- › Conservare le batterie inutilizzate nella confezione originale. Se si ripongono insieme batterie non imballate, potrebbe verificarsi un cortocircuito e un accumulo di calore.
- › Conservare e conservare le batterie nella confezione originale in un luogo ben ventilato, asciutto e fresco.
- › Proteggere le batterie dalla luce solare diretta e dall'umidità.
- › Le batterie sono normalmente conservate a temperature comprese tra -20 °C e + 40 °C e con un'umidità relativa compresa tra il 5% e il 95%.

4. Batterie

Utilizzo

- › Per accertarsi che la batteria sia utilizzata correttamente, leggere attentamente le specifiche.
- › Tenere la batteria lontano da fuoco, calore e luce solare diretta.
- › Non collegare la batteria a un caricabatteria o a un dispositivo con morsetti positivi e negativi invertiti.
- › Non cortocircuitare la batteria.
- › Non esporre la batteria a urti fisici o vibrazioni.
- › Non smontare la batteria.
- › Non sostituire la batteria.
- › Caricare la batteria in un caricabatteria adatto.
- › Non utilizzare caricabatterie modificati, danneggiati o non adatti alla batteria.
- › Non scaricare la batteria se la temperatura ambiente non rientra nei limiti di temperatura specificati nelle istruzioni per l'uso.
- › Proteggere la batteria dall'umidità.

- › Non utilizzare mai la batteria se è danneggiata. Ad esempio: Prestazioni ridotte, alloggiamenti „gonfiati“ danneggiati e deformati, versamenti di liquidi e messaggi di errore del sistema di gestione della batteria per le batterie agli ioni di litio sul dispositivo.
- › Smaltire la batteria in conformità alle normative locali.

Stoccaggio delle batterie NiMH

- › Conservare le batterie NiMH a temperature comprese tra +10°C e +40 °C.

Stoccaggio delle batterie agli ioni di litio

- › La batteria agli ioni di litio deve essere conservata in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Proteggere la batteria da fuoco, calore e luce solare diretta.
- › Conservare le batterie agli ioni di litio a temperature comprese tra -0°C e +35 °C.



Safety instructions	3–7
Sicherheitsbestimmungen	9–13
Règles de sécurité	15–19
Norme di sicurezza	21–25
Normas de seguridad	27–31
Normas de segurança	33–37

1	Batería y seguridad de la batería	28
2	Símbolos informativos	29
3	Baterías	29
4	Baterías	30

1. Batería y seguridad de la batería

Cuando se usan correctamente, las baterías y baterías son una fuente de energía segura y confiable. Sin embargo, el uso inadecuado puede provocar derrames, vapores o, en casos extremos, explosiones y/o incendios. Por lo tanto, observe las advertencias en este documento.

Las advertencias se aplican a:

- › ErgoOne® E
- › ErgoOne® Fast
- › GuardOne®

Starlab reacciona al Reglamento (UE) 2023/1542 (Reglamento de baterías) y por lo tanto ayuda a garantizar el uso seguro de las baterías y baterías recargables por parte de los usuarios. El usuario utiliza las baterías y baterías recargables en su estación de trabajo de laboratorio.

Las baterías y las baterías recargables se reemplazan o cargan allí y las siguientes advertencias se aplican en este contexto.

Según el reglamento, este documento es válido hasta el 18/02/2027.

2. Símbolos informativos

	Con este símbolo confirmamos que el producto cumple con los requisitos especificados en las directivas de la CE y ha sido sometido a los procedimientos de prueba especificados.
	El equipo y la batería deben desecharse adecuadamente.
	El aparato eléctrico no debe ser eliminado con la basura doméstica.

3. Baterías

Manipulación

- › No inserte las pilas incorrectamente. Observe la marca de polaridad en la batería y el dispositivo.
- › No cortocircuite las baterías.
- › No utilice baterías de diferentes tipos o fabricantes juntos.
- › Mantenga las baterías alejadas del fuego, el calor y la luz solar directa.
- › No desmonte ni dañe las baterías.
- › No modifique las baterías.
- › Retire las baterías vacías del equipo de laboratorio inmediatamente y deséchelas.

Almacenamiento

- › Almacene las baterías no utilizadas en su embalaje original. Si almacena las baterías sin empaquetar juntas, puede producirse un cortocircuito y una acumulación de calor.
- › Almacene y almacene las baterías en su embalaje original en un lugar bien ventilado, seco y fresco.
- › Proteja las baterías de la luz solar directa y la humedad.
- › Las baterías se almacenan normalmente a temperaturas entre -20 °C y + 40 °C y humedad relativa del 5% al 95%.

4. Baterías

Manipulación

- › Para asegurarse de que la batería se utiliza correctamente, lea las especificaciones cuidadosamente.
- › Mantenga la batería alejada del fuego, el calor y la luz solar directa.
- › No conecte la batería a un cargador o dispositivo con terminales positivos y negativos invertidos.
- › No haga un cortocircuito de la batería.
- › No exponga la batería a golpes físicos o vibraciones.
- › No desmonte la batería.
- › No cambie la batería.
- › Cargue la batería en un cargador adecuado.
- › No utilice cargadores modificados, dañados o inadecuados para la batería.
- › No descargue la batería si la temperatura ambiente está fuera de los límites de temperatura especificados en las instrucciones de uso.

- › Proteja la batería de la humedad o la humedad.
- › Nunca use la batería si está dañada. Esto podría ser, por ejemplo: Rendimiento reducido, carcasa „inflada“ dañada y deformadas, fluido derramado y mensajes de error del sistema de gestión de baterías para baterías de iones de litio en el dispositivo.
- › Deseche la batería de acuerdo con las regulaciones locales.

Almacenamiento de baterías NiMH

- › Guarde las baterías NiMH a temperaturas entre +10°C y +40 °C.

Almacenamiento de baterías de iones de litio

- › La batería de iones de litio debe almacenarse en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteja la batería del fuego, el calor y la luz solar directa.
- › Almacene las baterías de iones de litio a temperaturas entre -0°C y +35 °C.



Safety instructions	3–7
Sicherheitsbestimmungen	9–13
Règles de sécurité	15–19
Norme di sicurezza	21–25
Normas de seguridad	27–31
Normas de segurança	33–37

1	Segurança da bateria e da bateria	34
2	Marcações	35
3	Pilhas	35
4	Baterias	36

1. Segurança da bateria e da bateria

Quando usadas corretamente, as baterias e baterias são uma fonte de energia segura e confiável. No entanto, o uso indevido pode resultar em derrames, vapores ou, em casos extremos, explosões e/ou incêndios. Portanto, observe os avisos neste documento.

Os avisos aplicam-se a:

- › ErgoOne® E
- › ErgoOne® Fast
- › GuardOne®

Starlab reage ao Regulamento (UE) 2023/1542 (Regulamento da Bateria) e, assim, ajuda a garantir a utilização segura das baterias e baterias recarregáveis pelos utilizadores. O utilizador utiliza as baterias e as baterias recarregáveis na sua estação de trabalho de laboratório. As baterias e as baterias recarregáveis são substituídas ou carregadas e os seguintes avisos são aplicáveis neste contexto.

De acordo com o regulamento, este documento é válido até 02/18/2027.

2. Marcações

	Com este símbolo, confirmamos que o produto preenche os requisitos especificados nas diretrizes da CE e foi submetido aos procedimentos de teste especificados.
	O dispositivo ou a bateria devem ser eliminados corretamente.
	O dispositivo elétrico não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

3. Pilhas

Manuseamento

- › Não coloque pilhas incorretamente. Observe a marca de polaridade na bateria e no dispositivo.
- › Não provoque curto-circuitos nas baterias.
- › Não use baterias de diferentes tipos ou fabricantes juntos.
- › Mantenha as baterias afastadas do fogo, do calor e da luz solar direta.
- › Não desmontar nem danificar as baterias.
- › Não modifique as baterias.
- › Retirar imediatamente as baterias vazias do equipamento de laboratório e deitá-las fora.

Armazenagem

- › Guarde as baterias não utilizadas na embalagem original. Se armazenar baterias não embaladas juntas, poderá ocorrer um curto-circuito e acumulação de calor.
- › Guarde e guarde as baterias na sua embalagem original num local bem ventilado, seco e fresco.
- › Proteja as baterias da luz solar direta e da humidade.
- › As baterias são normalmente armazenadas a temperaturas entre -20 °C e -40 °C e humidade relativa de 5% a 95%.

4. Baterias

Manuseamento

- › Para garantir que a bateria é utilizada corretamente, leia atentamente as especificações.
- › Mantenha a bateria afastada do fogo, do calor e da luz solar direta.
- › Não ligue a bateria a um carregador ou dispositivo com terminais positivos e negativos invertidos.
- › Não provoque curto-circuito na bateria.
- › Não exponha a bateria a choques físicos ou vibrações.
- › Não desmontar a bateria.
- › Não mude a bateria.
- › Carregue a bateria num carregador adequado.
- › Não use carregadores modificados, danificados ou inadequados para baterias.
- › Não descarrega a bateria se a temperatura ambiente estiver fora dos limites de temperatura especificados nas instruções de utilização.

- › Proteja a bateria da humidade ou humidade.
- › Nunca utilize a bateria se estiver danificada. Isto pode ser, porexemplo: Diminuição do desempenho, alojamento „insuflado“ danificado e deformado, derrame de fluido e mensagens de erro dosistema de gestão da bateria para baterias de iões de lítio nodispositivo.
- › Elimine a bateria de acordo com os regulamentos locais.

Armazenamento de baterias NiMH

- › Guarde as baterias NiMH a temperaturas entre 10°C e 40 °C

Armazenamento de baterias de iões de lítio

- › A bateria de iões de lítio deve ser armazenada num local fresco, secoe bem ventilado. Proteja a bateria do fogo, do calor e da luz solardireta.
- › Armazenar baterias de iões de lítio a temperaturas entre 0 °C e 35 °C.



Starlab International GmbH

Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 20
info@starlab.de
www.starlabgroup.com

Starlab GmbH

Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 20
info@starlab.de
www.starlab.de

Starlab (UK), Ltd

5 Tanners Drive
Milton Keynes MK14 5BU
United Kingdom

T: +44 (0)1908 283800
info@starlab.co.uk
www.starlab.co.uk

Starlab FRANCE SARL

30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
France

T: +33 (0)1 60 13 71 70
F: +33 (0)1 69 41 48 65
info@starlab.fr
www.starlab.fr

Starlab S.r.l.

Via Bracco 6
20159 Milano
Italy

T: +39 (0)2 7020 1040
info@starlab.it
www.starlab.it

IMBS-INT-INT-02-2026